

## Инструкция по установке программы EuroLineScan 3.4.3

1. Если на компьютере уже установлена программа EuroLineScan (более ранняя версия), то убедитесь что программа не запущена.
2. Запустите файл «Setup.bat».
  - а. Если на компьютере установлена старая версия программы EuroLineScan, то программа установки проверит это, перенесет ее в директорию «C:\Program Files\EUROIMMUN\EUROLineScan343» и создаст новый ярлык на рабочем столе «EUROLineScan343». С помощью этого ярлыка вы можете открыть старую версию программы со старыми результатами;
  - б. Далее запустится установка новой версии программы EuroLineScan.
3. После инсталляции на рабочем столе должны появиться два ярлыка, относящихся к программе EuroLineScan:
  - «EUROLineScan» - новая версия программы
  - «EUROLineScan3410» - старая версия программы